

BRUKSANVISNING ÖGONDUSCH MODELL KN 2



➤ INSTALLATION

1. KN II Ögondusch monteras direkt på vattenutkastare i handfat eller på annan utkastare. Finns perlator på vattenutkastaren skall denna demonteras före installation av ögonduschen.
2. KN II Ögondusch **gängas på utkastaren med handkraft** (OBS! Använd ej verktyg). Ögonduschen är korrekt monterad när spolmunstyckena är riktade mot Dig.

Om nödvändigt, använd bipackade adapters och packningar.

3. De lätttrade spolmunstyckena är demonterbara för att möjliggöra montage på vattenutkastare där spolmunstyckena annars tar i utkastarpipen. Lossa då spolmunstyckena genom att gänga loss den lätttrade överdelen (OBS! Det ligger en lös kula under munstycket, var uppmärksam vid demontering). Montera ögonduschen på utkastaren och återmontera sedan munstyckena och kula.

Vid behov justera nu spolmunstyckena till önskad vinkel på vattenstrålarna, var mycket försiktig vid lossning och åtdragning för att inte överbelasta munstyckenas infästning i duschhuset.

➤ ÖGONSPOLNING

1. Aktivera ögonduschen genom att dra knappen för omställningsventilen framåt (mot Dig).
2. Öppna kallvattenkranen. Två mjuka vattenstrålar duschar bägge ögonen, samtidigt har Du bägge händerna fria till att hålla ögonen öppna för vattenflödet.

Vid ev. skada bör ögonen spolas under minst 15 min.

3. Stäng av blandaren för att återgå till normalt vattenflöde

➤ UNDERHÅLL OCH SKÖTSEL

1. KN2 Ögondusch kräver normalt inget underhåll.
2. När ögonduschen ej används skall spolmunstyckena vara skyddade med de röda plastkåporna.
3. Testa ögonduschen periodvis ex. en gång / vecka.